


ExceMag™ 96孔金属磁力架 快速指南

Version 2.0

货号	GS50301S
规格	1/pk
颜色	银
保存条件	室温

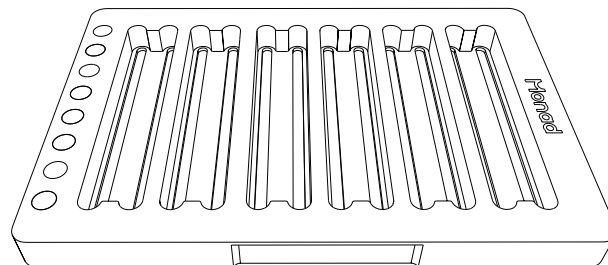

产品简介

ExceMag™ 96孔金属磁力架，适配 PCR 8联管、无裙边或半裙边 96孔板。磁力架上共有 13列孔位，用于改变 96孔板在磁力架上的位置，以达到充分洗涤磁珠的目的。

96孔金属磁力架适用于高通量测序建库过程中核酸样品的分离纯化、片段分选等实验流程。此外，该磁力架采用独特轻便材质，可配合微孔板离心机使用。

使用方法

将含磁珠的 96 孔 PCR 板或 PCR 8 联管放于磁力架上，静置直至磁珠完全吸附至管壁即可进行下一步骤。

注意事项

1. 请勿高压灭菌 ExceMag™ 96 孔金属磁力架，必要时可使用干净布块蘸水或温和的清洁剂擦拭清理；
2. 为保证 ExceMag™ 96 孔金属磁力架使用效果，请在 50°C 以下的干燥环境中使用，如将磁力架置于 -20°C 等低温环境中，恢复至室温后方可使用，但低温可能造成磁力减弱。

Monad