










Domi 迷你金属浴操作指南



1. 开机后，屏幕右下角显示“off”，按  键进入运行状态，右下角显示“On”；
2. 若需更改温度，再次按  键暂停，右下角显示“off”后再次长按  键进入后台设置状态，屏幕显示“max 100”，点击 、 键细调设置温度，长按 、 可进行快速设置。
3. 温度设置完成后，按  键进入运行状态，温度按照设置升降运行，屏幕右下角显示“On”；
4. 按  键结束运行。

生产商
Producer

莫纳生物科技有限公司
Monad Biotech Co., Ltd.

研发生产基地
R&D and Production Bases

苏州：苏州工业园区杏林街 78 号 13A 栋
武汉：武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号 C12 栋

运营中心
Operation Center

上海徐汇区宜山路 700 号
B2 幢 1004 单元

Tel
Fax
E-mail

+86-(0)21-64868889
+86-(0)21-64868669
support@monadbiotech.com



400-928-3698



Simply Discover More
至简致真·探索无限