

Trypan Blue Staining Cell Viability Assay Kit 台盼蓝染色细胞存活率检测试剂盒

产品编号	产品名称	包装规格
NBS7697-100T	Trypan Blue Staining Cell Viability Assay Kit	100T
NBS7697-500T	台盼蓝染色细胞存活率检测试剂盒	500T

产品简介:

台盼蓝(Trypan Blue, CAS NO. 72-57-1)是一种蓝色酸性染料,含有两个偶氮发色团。是一种较大、亲水和四磺酸化的阴离子染料,普遍用于检测细胞膜的完整性以及评估细胞的存活率。作为一种鉴定细胞存活的简易方法,台盼蓝渗透进入丧失活性或细胞膜不完整的细胞将其染成蓝色(通常认为细胞膜完整性丧失,即可认为细胞已经死亡),而具有完整细胞膜的活细胞将染料排斥在外。因此,台盼蓝染色后,通过显微镜下观察颜色的差异即可肉眼区分死细胞和活细胞,通过计数就可对细胞存活率进行比较精确的计算。

台盼蓝染色细胞存活率检测试剂盒(Trypan Blue Staining Cell Viability Assay Kit)是一款简易的细胞存活率检测试剂盒,含实验所需的台盼蓝染色液和细胞重悬液,操作简单快捷。

保存条件:

2-8℃保存, 1年有效。

产品组成:

组分	名称	100T	500T
NBS7697-A	Cell Suspension Buffer 细胞重悬液	100ml	500ml
NBS7697-B	2×Trypan Blue Stain 2×台盼蓝染色液	10ml	50ml

产品使用:

1.自备材料

1.1 胰蛋白酶消化液



- 1.2 血球计数板
- 1.3 光学显微镜

2.细胞收集

对于悬浮细胞: 1000~2000×g 离心收集细胞,充分清洗后,弃上清,加入适量或 1ml细胞重悬液将细胞沉淀重悬,制备成单细胞悬浮液。若有需要,可做适当稀释。

对于贴壁细胞: 先用胰酶消化细胞,之后 1000~2000×g 离心收集细胞,充分清洗后, 弃上清,加入适量或 1ml 细胞重悬液将细胞沉淀重悬,制备成单细胞悬浮液。若有需要,可做适当稀释。

3.台盼蓝染色

吸取 100µl 单细胞悬液到 1.5ml 离心管,加入 100µl 2×台盼蓝染色液,轻轻混匀,室温染色 3min。

【注意】: 一般情况染色 3min 足矣。某些情况可延长染色时间,但不宜超过 10min。

4.细胞计数

吸取少量染色细胞到血球计数板内,于普通光镜 10×物镜下计数四个大格内的细胞数,压线者数上不数下,数左不数右,分别记录着色细胞(包括损伤细胞和死细胞)和未着色细胞(活细胞)。

【注意】: 用移液枪加样,沿着盖玻片的边缘轻轻加液使其完全覆盖住整个小室。不宜过量或量太少。

【注意】:每个细胞样品至少需数 500 个细胞,数出蓝色细胞和细胞总数。

细胞存活率计算公式如下:

细胞存活率 (活细胞率): Viability (%) = (总细胞数目-总着色细胞数) /总细胞数× 100 【注意】:处于健康的对数生长期细胞,通常情况活细胞至少占到 95%。

注意事项:

- 1. 台盼蓝具有轻微的细胞毒性,操作过程中请注意防护,避免与身体的直接接触。
- 2. 凋亡小体偶尔也有台盼蓝拒染现象。
- 3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究,不得用于医学诊断及其他用途!



相关产品:

10 / / m·	+ D 614		
产品编 号 ————————————————————————————————————	产品名称	包装规格	
NBS6146-5g	<u>Trypan Blue 台盼蓝</u>	5g	
NBS6274-50ml	0.4% Trypan Blue solution 台盼蓝染色液(0.4%)	50ml	
NBS5967-250mg	MTT 噻唑兰	250mg	
NBS5968-1g	Resazurin Sodium Salt 刃天青钠盐	1g	
NBS5969-25mg	XTT Sodium Salt XTT 钠盐	25mg	
NBS7697-100T	Trypan Blue Staining Cell Viability Assay Kit 台盼蓝染色	100T	
	细胞存活率检测试剂盒		
NDC7600 FOOT	MTT Cell Proliferation and Cytotoxicity Assay Kit MTT	FOOT	
NBS7698-500T	细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒	500T	
NBS7699-500T	Alamar Blue 阿尔玛蓝细胞增殖及毒性检测试剂	5ml (500T)	
NBS1157-500T	CCK-8 细胞增殖及毒性检测试剂	5ml (500T)	